



Животные (живые)

Пробы должны быть собраны в соответствии с национальными законами.

Кровь (максимально 5 мл): в пластиковых EDTA или РАХgene пробирках для сбора крови. 15 раз перемешать встряхиванием.

или

Ткань (максимально 1 см³): например пробы кожи, мышц или пуповины. Поместить в пластиковую пробирку (2 мл с закручиваемой крышкой), содержащей 70% спирта или заморозить в пластиковом пакетике.

Не использовать формалин или метанол!

Сыворотка (1-10 мл): в пластиковых пробирках. Необходимо центрифугировать и сепарировать. **Сыворотку посылать только вместе с пробами крови или ткани!**

Животные (post mortem)

Ткань (максимально 1 см³): например пробы кожи, мышц или пуповины: поместить в пластиковую пробирку (2 мл с закручиваемой крышкой), содержащей 70% спирта или заморозить в пластиковом пакетике.

Не использовать формалин или метанол!

Сыворотка (1-10 мл): в пластиковых пробирках. Необходимо центрифугировать и сепарировать. **Сыворотку посылать только вместе с пробами ткани!**



CITES (CITEC)


Пробы видов, для которых необходимы разрешения СИТЕС.

В странах ЕС: в соответствии с правилами СИТЕС разрешения на экспорт/импорт не нужны.

Вне стран ЕС: для СИТЕС-экспорта должны быть получены разрешения в национальных отделениях СИТЕС. Заявка на разрешение СИТЕС-экспорт должна быть оформлена перед отправкой!

СИТЕС – исключения могут касаться некоторых научных учреждений (см. Главу VII, §6 договора СИТЕС). Ваша организация может подать заявку на получение СИТЕС-исключения. Все EAZA biobank hubs получили эти исключения.

Как только Вы получили СИТЕС-экспорт разрешение, пошлите копию (в pdf-формате) на имя Вашего контакта в EAZA biobank hubs для получения СИТЕС- импорт разрешения.

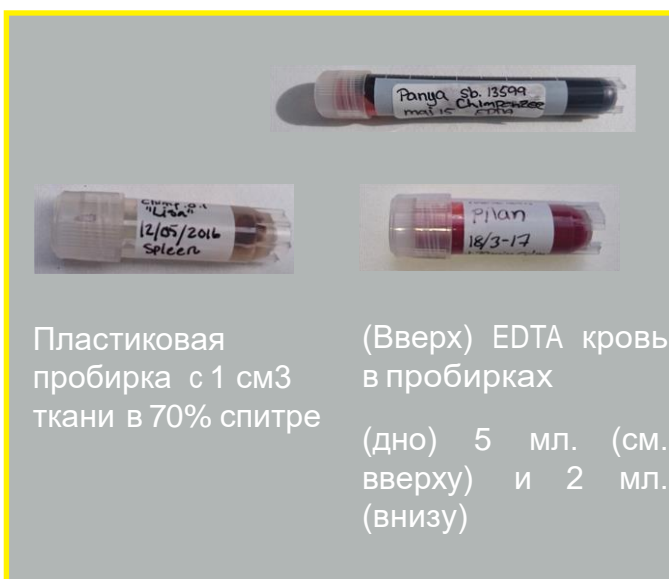

Пересылка

Маркировка



Маркировать пробы с **идентификационным номером животного** (транспондер, кольцо, GAN, локальный идентификационный номер), название вида, тип **ткани** и **день** (число) отбора пробы.


К этому приложить ZIMS-specimen report и координаты (имя, адрес) отправляющего, **в противном случае пробы не будут приняты**.

Если у Вас нет ZIMS-specimen report, то приложите в печатной форме идентификационный номер животного, название вида, тип ткани и день (число) отбора пробы.

Хранение

Если Вы Ваши пробы в течение 12 часов после отбора не сможете отправить, то пробы необходимо заморозить. Отправить пробы как можно быстрее, при этом нужно учесть, что EAZA biobank hub не работает по выходным.

Упаковка

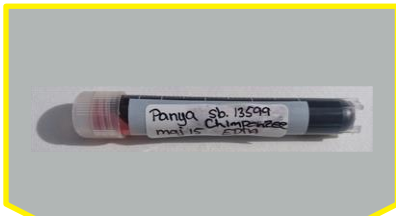

1 Первичная упаковка - проба в пластиковой пробирке

2 Вторичная упаковка - пластиковый контейнер или пакет, в которую помещается первичная упаковка

3 Окончательная упаковка – поместить в почтовый пакет или картон вместе с сопровождающими документами (например ZIMS-specimen report) и охлаждающим элементом (лед).

Пересылка

Ваша посылка должна быть снабжена наклейкой “UN3373” и текстом “Exempt animal specimen” и “**refrigerate upon arrival**”

Наклейку “UN3373” Вы можете получить у EAZA biobank hub



Если Вы хотите участвовать в EAZA biobank, то выберите соответствующий Вашей стране biobank hub и пошлите Ваши пробы на ниже перечисленные адреса.



Shipping country: UK, Ireland, Qatar, UAE, Kuwait

Edinburgh hub

ATT: EAZA Biobank Samples
c/o RZSS WildGenes Biobank
Address: Royal Zoological Society of Scotland (RZSS)
134 Corstorphine Road
Edinburgh EH12 6TS, UK

E-mail: biobank@rzss.org.uk



**Leibniz Institute for Zoo
and Wildlife Research**

IN THE FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E.V.

Shipping country: Germany, Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Russia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ukraine

Berlin hub

ATT: Dr. Jörns Fickel
Address: Department of Evolutionary Genetics
Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW)
Alfred-Kowalke Strasse 17
10315 Berlin, Germany

E-mail: fickel@izw-berlin.de

Shipping country: Belgium, Luxembourg, The Netherlands, France, Greece, Israel, Italy, Turkey



Antwerp hub

ATT: Dr. Philippe Helsen
Address: Centre for Research and Conservation
Royal Zoological Society of Antwerp
Koningin Astridplein 20-26
2018 Antwerp, Belgium

E-mail: Philippe.Helsen@kmda.org



Shipping country: Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden, Portugal, Spain

Copenhagen hub

ATT: Dr. Christina Hvilsom
Address: Copenhagen Zoo
Roskildevej 38
2000 Frederiksberg, Denmark

E-mail: ch@zoo.dk